

Installation Systemsoftware CGA21:

- Vorbereitungen: Sie benötigen einen Windows - PC und einen USB-Speicherstick mit mindestens 2 GB Speicherkapazität. Stecken Sie den USB-Stick in eine USB-Buchse Ihres Rechners.
- Laden Sie die Systemsoftware von folgender Download-Seite herunter:
http://www.s-lg.de/download_ger.html
- Starten Sie den Datei-Explorer z. B. mit <Win> + <E> (nicht den Internet Explorer!) und suchen Sie die Datei `_cga21.zip` im Download-Ordner Ihres Browsers.
Nach einem Doppelklick auf die Datei `_cga21.zip` sehen Sie den entpackten Ordner `_CGA21`. Markieren Sie diesen Ordner und kopieren Sie ihn auf Ihren USB-Stick.
- Suchen Sie den USB-Stick im Datei – Explorer, machen Sie einen Rechtsklick auf das Laufwerkssymbol und wählen Sie *auswerfen*. Das Laufwerkssymbol des USB-Sticks wird nun verschwinden und Sie können den Stick entnehmen
- Schalten Sie, falls noch nicht geschehen, Ihren GC ein und warten Sie, bis das Anwendungsprogramm gestartet ist. Schließen Sie dieses Programm windows-üblich und stecken Sie den USB Stick in eine Buchse Ihres GC. Nach ein paar Sekunden wird der Stick erkannt.
- Öffnen nun den Datei Explorer Ihres GC, klicken Sie auf *Arbeitsplatz*, dann auf das Laufwerkssymbol `C:`
- In der Dateiliste rechts daneben finden Sie nun einen Ordner `_CGA21`, in dem sich die bisherige System-Software befindet. Mit <Rechtsklick><umbenennen> geben Sie diesem Ordner den Namen `_CGA21_alt`.
- Klicken Sie nun im linken Explorer – Feld auf das Laufwerkssymbol Ihres USB-Sticks, im Beispiel unten heißt er *MeinUsbStick* und kopieren Sie den Ordner `_CGA21` vom USB-Laufwerk auf das System-Laufwerk `C:`
- Kopieren Sie die Datei `GcHwConst.gcc` aus dem Ordner `_CGA21_alt` in den Ordner `_CGA21`

